


抗てんかん薬の分析

Antiepileptics

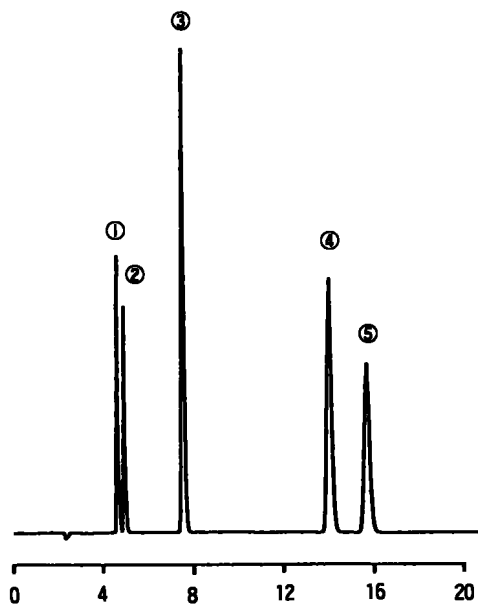

Analytical Conditions

Column	: L-column ODS 4.6mm × 150mm
Mobile phase	: Acetonitrile/ 20mM NaH ₂ PO ₄ Buffer(pH6.9) =32/68
Flow rate	: 1mL/min
Temp.	: Ambient
Detector	: UV220nm 0.16AUFS
Injection volume	: 25 μL
Sample	: プリミドン(Primidone) エトサクシミド(Ethosuximide) フェノバルビタール (Phenobarbital sodium salt) フェニトイン(Phenytoin) カルバマゼピン(Carbamazepine)